



Super DNA Marker

Cat.No. CW2583

产品简介

Super DNA Marker由10条DNA片段组成，分别为10,000 bp、5,000 bp、3,000 bp、2,000 bp、1,500 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp、250 bp和100 bp。本产品为已含有1×Loading Buffer的DNA溶液，可取5 μL直接电泳，使用十分方便；电泳时1,000 bp的DNA片段量约为150 ng，显示亮带，其他条带的DNA量约为50 ng。

保存条件

-20℃保存，避免反复冻融。

产品内容

Component	CW2583S 100 preps	CW2583M 500 preps
Super DNA Marker	500 μL	5×500 μL


实验前准备及重要注意事项

- 1. 本产品可直接化冻混匀使用，无需加热。
- 2. 请及时更换电泳缓冲液并使用新制琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
- 3. DNA琼脂糖凝胶电泳时，凝胶的纯度对DNA条带的清晰度影响很大，因此尽量选用质量好的琼脂糖，推荐凝胶浓度为1%-3%，电压4-8 v/cm。
- 4. 凝胶浓度与DNA片段的分离性能关系密切。凝胶浓度越大，对短片段DNA分离性能越好；反之，凝胶浓度越小，越有利于长片段DNA的分离。
- 5. 当与大分子染料配合使用时，建议适当减少Marker的用量或加大染料的用量。

使用方法

取5 μL加入琼脂糖凝胶的加样孔中（如果加样孔较宽，大于6 mm时，须适当增加上样量），进行电泳。

实验结果

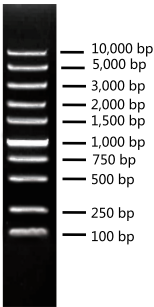

1%琼脂糖凝胶电泳图(5 μL)